

Паспорт
Фарба Задорожного-Дозморова

Дата виготовлення

Термін придатності 12 міс.

Зберігати при 18-25°C.

Показник	Результати контролю	Відповідність
Об'єм, мл	100	відповідає
Зовнішній вигляд	рідина синього кольору	відповідає
Концентрація барвника, %	0.02	відповідає

E-mail: granum@granum.com.ua
Безкоштовна гаряча лінія: 0-800-500-561 (для стаціонарних телефонів)

ВИКОРИСТОВУВАТИ ЧЕРЕЗ 7 ДНІВ ПІСЛЯ ДАТИ ВИГОТОВЛЕННЯ!

Інструкція з використання
фарби Задорожного-Дозморова

Фарба проникає у клітину і забарвлює ядро. Завдяки цьому можна диференціювати практично всі форми лейкоцитів.

Для визначення лімфоцитів в тесті розеткоутворення фарбу додають після фіксування клітин глютаровим альдегідом і одноразового промивання дистильованою водою. Фарбу (можна розвести ще в 2 рази дистильованою водою) додають в лунки планшета або пробірку в об'ємі 0.05 – 0.1 мл.