



## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

---

### Добавка Фрейзера (MS130)

**Призначення:** для селективного виділення *Listeria monocytogenes* з продуктів харчування, кормів для тварин та іншого матеріалу.

**Склад:**

Кожен флакон містить

Амонійний цитрат заліза	250,00 мг
-------------------------	-----------

**Приготування:**

1. Один флакон розрахований на 500 мл середовища.
2. Асептично розвести вміст одного флакону добавки 1-2 мл стерильної дистильованої води.
3. Ретельно перемішати. Для первинного збагачення асептично додати 2 флакони до 1000 мл стерильної, охолодженої (45-50 °С) основи бульйону Фрейзера DM1292 разом з регідратованим вмістом 1 флакону селективної добавки Фрейзера MS1311; або додати 1 флакон MS130 до 500 мл середовища разом з регідратованим вмістом 1 флакону селективної добавки Фрейзера MS1311 для вторинного збагачення.
4. Ретельно перемішати і розлити як необхідно.

**Зберігання:**

Зберігати при температурі 10-30 °С. Використати до дати, зазначеної на етикетці.

Не використовувати в медичних цілях.

**Подальша інформація**

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до місцевого представника MICROMASTER.



**MICROMASTER LABORATORIES PRIVATE LIMITED**

Unit 38/39, Kalpataru Industrial Estate,  
Off G.B. Road, Near 'R-Mall', Thane (W) – 400607. M.S. INDIA.  
Ph: +91-22-25895505, 4760, 4681. Cell: 9320126789.  
Email: [micromaster@micromasterlab.com](mailto:micromaster@micromasterlab.com)

**MS130PI, Rev.0, 01.08.2008**